



Diff-Quik 染液说明书（简化版）

（货号：D030-1 Diff-Quick Stain）

【试剂组成】

试剂组成	外观	D030-1-1	D030-1-2	D030-1-3
试剂一（R1）	无色透明液体	20ml×2 瓶	100ml×2 瓶	250ml×2 瓶
试剂二（R2）	红色液体	20ml×1 瓶	100ml×1 瓶	250ml×1 瓶
试剂三（R3）	蓝色液体	20ml×1 瓶	100ml×1 瓶	250ml×1 瓶


【储存条件及有效期】

本染色液试剂盒未开封的有效期为 24 个月，开封后，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质，可用 12 个月。


【操作步骤】

- ① 涂片完全干燥后放入试剂一（R1）中固定 5~10 秒立即取出，甩掉多余液体；
- ② 直接放入试剂二（R2）中染色 5~10 秒，（上下提动玻片 2~3 次使染液均匀分布），立即取出，甩掉多余液体；
- ③ 直接放入试剂三（R3）中染色 5~10 秒，（上下提动玻片 2~3 次使染液均匀分布）；取出涂片放入清水中洗去多余的染液，无水乙醇脱水二次，待干后、透明、封片、镜检。

【染色结果】

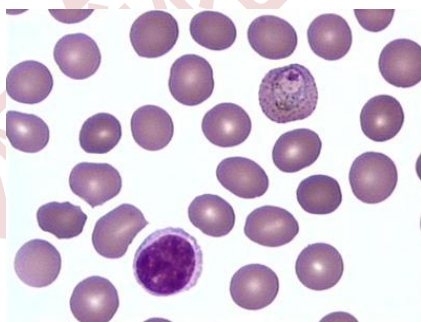

血涂片 Diff-Quik 染色

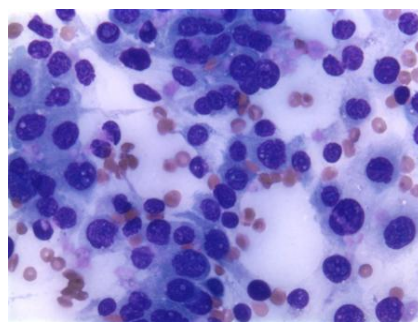

骨髓细胞片 Diff-Quik 染色