



无毒环保封固剂说明书（水溶性）（简化版）

（货号：D052-1-1 Mounting Agent）

【产品介绍】

本产品无毒环保，不使用二甲苯，免去二甲苯在封片过程中对操作人员带来的危害，减少阅片时二甲苯的直接接触，是一种绿色环保产品。

【试剂组成】

试剂一：无毒环保封固剂（水溶性）100ml×1 瓶 （淡黄色液体）

【储存条件及有效期】

本产品应置于室温密封保存，保持干燥、避光环境，有效期一年。

【操作步骤】

- ① 已完成染色步骤，需要封片长期保存的玻片，不待玻片表面完全风干，用吸管吸一滴封固剂在样本上沿或样本中间（在滴加封固剂时应保证滴加时，液滴内无气泡），轻轻用镊子将盖玻片放在液滴上方或者表面，平放玻片，让封固剂自然覆盖样本。
(在封片前将水溶性封固剂于 60 度温水中加热至液状才可封片，封片时片子不宜太干，否则易起气泡，封片速度要快，防止凝固，发现有气泡时不宜压盖玻片驱赶，可用温水浸掉盖玻片后再封片)。
- ② 待玻片与盖玻片间无液体流动时，封固步骤完成。（若玻片间有气泡，玻片应向有气泡处倾斜，并用镊子轻轻敲打气泡上沿以排除气泡）

【产品优点】

- ① 无毒环保，不使用二甲苯，免去二甲苯在封片过程中对操作人员带来的危害，减少阅片时二甲苯的直接接触，保证医务人员的健康。
- ② **无需透明，且封片完成后无需等待，可直接镜检。**
- ③ 使用简单，操作方便，无需改变原有操作程序，按病理制片技术规范操作即可。
- ④ 具有卓越的理化性能，价格合理，长期稳定批量生产供应。