



多聚赖氨酸说明书（简化版）

【试剂组成】

试剂编号	试剂组成	规格装量	保存条件
R1	多聚赖氨酸	10ml	4℃保存 有效期一年

【产品用途】

本品用于制作防脱玻片的黏片剂。

【操作步骤】

准备干净塑料器皿，如塑料切片盒，塑料杯等。用蒸馏水 1: 10 稀释后，干净玻片室温浸泡 5 分钟（室温低于 15℃时延长至 10 分钟）。捞出后于无尘处干燥或烘烤，密封后可保存半年以上。上述稀释液可反复用于浸泡。一般的每瓶多聚赖氨酸可够 100-200 张玻片使用。稀释液保存于 4℃，三个月内仍可使用。

【注意事项】

不能使用玻璃器皿装稀释液，以免影响效果。