



防脱玻片（经多聚赖氨酸处理）说明书（简化版）

【产品信息】

编号	产品名称	规格装量
1	防脱玻片(经多聚赖氨酸处理)	50 片

【产品用途】

常用于细胞培养、病理学组织和细胞制片、液基细胞学薄层制片，以防止操作过程中细胞或组织掉片现象的发生。

【使用说明】

用防脱玻片贴片后，请立即烤片，建议 37℃ 烤片过夜。注意烤片温度不要超过 60℃，且时间不要太长，以实验中不脱片为原则。如烤片温度过高，时间过长，会对组织内抗原有影响。