



DAB 显色试剂盒（黄）说明书（简化版）

【试剂组成】

试剂编号	试剂组成	规格装量	保存条件
R1	显色液 A: DAB×20 倍浓缩液	3ml	-20℃以下保存 有效期一年
R2	显色液 B: H ₂ O ₂ ×20 倍浓缩液	3ml	
R3	显色液 C: TBS×20 倍浓缩缓冲液	3ml	

【产品用途】

组化实验中的显色步骤。

【使用方法】

- 1、在过氧化物酶的检测完成以后，TBS 或 PBS 充分洗涤，一般 5 分钟×4 次。
- 2、按 1ml 蒸馏水加显色剂 A，B，C 各 50ul，混匀。加至标本上。一般显色 10—30 分钟。若无背景出现则可继续显色。
- 3、蒸馏水充分洗涤以终止反应。必要时苏木素复染 1 分钟左右。水洗。
- 4、脱水，透明，中性树胶封片，显微镜观察。