



DAB 显色试剂盒（蓝）说明书（简化版）

【试剂组成】

试剂编号	试剂组成	规格装量	保存条件
R1	显色液 A: DAB×20 倍浓缩液	3ml	-20℃ 以下保存 有效期一年
R2	显色液 B: H ₂ O ₂ ×20 倍浓缩液	3ml	
R3	显色液 C: TBS×20 倍浓缩缓冲液（含氯化镍）	3ml	

【产品用途】

DAB 是过氧化物酶最重要的显色剂之一，在加金属镍盐的情况下，显色呈鲜艳的紫蓝色，可用于免疫组化及各种斑点检查法。本试剂盒采用液体性滴瓶包装，使用方便，并且减少了接触有潜在毒性的 DAB。

【使用方法】

- 1、在过氧化物酶的检测完成以后，TBS 或 PBS 充分洗涤，一般 5 分钟×4 次。
- 2、按 1ml 蒸馏水加显色剂 A，B，C 各 1 滴，混匀。加至标本上。一般显色 10-30 分钟。若无背景出现则可继续显色。
- 3、蒸馏水充分洗涤以终止反应。必要时核固红复染 5 分钟左右，水洗。
- 4、中性树胶封片，显微镜观察。