



Mayor`s 苏木素说明书（简化版）

【试剂组成】

试剂编号	试剂组成	规格装量	保存条件
R1	Mayor`s苏木素	20ml	常温保存 有效期一年

【产品用途】

DAB（黄）、AEC 显色后细胞核的复染。

【操作步骤】

实验标本经 DAB 显色后，用蒸馏水洗 3 次，每次 5 分钟。将苏木素液滴加在实验标本上，待完全覆盖标本 30-60 秒后，用蒸馏水将其从标本上冲洗干净，然后将标本浸入饱和 Na_2HPO_4 溶液中 2 分钟，待标本颜色变蓝后即可洗涤，封片，观察。