



免疫组化用水溶性封片剂说明书（简化版）

【试剂组成】

试剂编号	试剂组成	规格装量	保存条件
R1	免疫组化用水溶性封片剂	10ml×1 瓶	4℃ 保存 有效期一年

【产品用途】

本品主要用于免疫组化的组织切片（往往有机溶剂会破坏这种类型的切片）的封片。

【操作步骤】

封片步骤：

- ① 首先将封片剂放置至室温（保存温度 4℃）。
- ② 用蒸馏水或者去离子水冲洗玻片，用吸水纸吸去玻片上多余的水，玻片置于平的试验台上。
- ③ 旋掉封片剂瓶盖，赶出滴管里面的气泡。
- ④ 滴大约 3~4 滴封片剂到样本上，迅速前后倾斜玻片使之均匀，如有多余的封片剂，用纸巾吸除。
- ⑤ 在室温竖直放置玻片 1~2 小时，或者在 37-40℃ 温箱置 40~60 分钟，玻片片可以在显微镜下观察了。如果需要用到油镜，直接滴一滴香柏油在其上即可观察。